


系统框图



可选配件

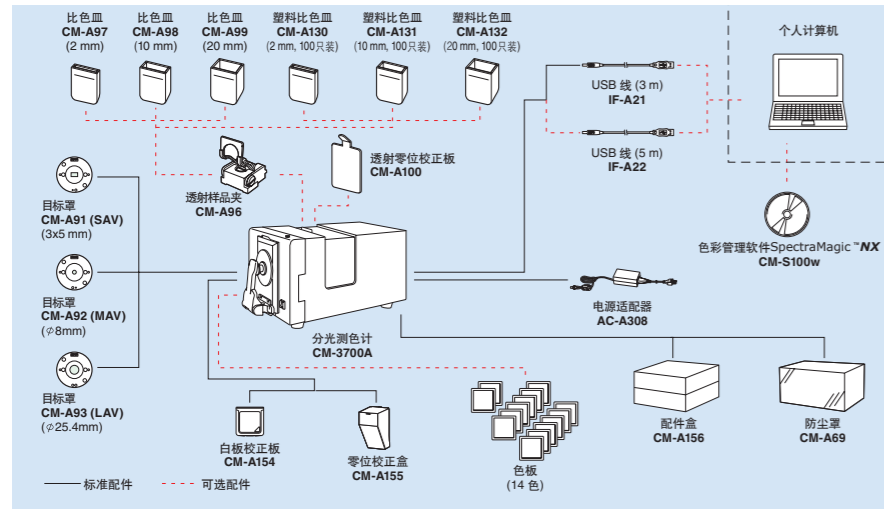


系统图

照明受光系统	反射	d/8 (漫射照明, 8° 方向接收) SCI (包含镜面反射光)/SCE (不包含镜面反射光) 符合CIE No.15, ISO 7724/1, ASTM E1164, DIN 5033 Teil7 和JIS Z8722 条件C
	透射	d/0 (漫射照明, 垂直方向接收) 符合CIE No.15, ASTM E1164, DIN 5033 Teil7 和JIS Z8722 条件G
传感器	硅光二极管阵列	
测量波长范围	360 nm~740 nm	
测量波长间距	10 nm	
半波宽	约 14 nm	
反色率测量范围	0~200%, 分辨率: 0.001%	
照明光源	脉冲氙灯	
最小测量间隔	3 秒	
测量/照明口径	反射: 可在SAV, MAV, LAV中切换 SAV: 5x7 mm / 3x5 mm MAV: ø11 mm / ø8 mm LAV: ø28 mm / ø25.4 mm 透射: ø25 mm / 约 ø20 mm	
重复性	白板校正后, 以10秒间隔测量白色校正板30次: 光谱反射率: 标准偏差0.05%以内 色度值: 标准偏差 ΔE^*_{ab} 0.005以内 白板校正后, 以10秒间隔测量黑板 (BCRA, 反色率1%) 30次: 光谱反射率: 380 nm~740 nm, 标准偏差0.02%以内 360 nm~370 nm, 标准偏差0.04%以内 色度值: 标准偏差 ΔE^*_{ab} 0.05以内	
器件差	以主机测量BCRA Series II 12色板的平均 ΔE^*_{ab} 0.08 以主机测量BCRA Series II 12色板的最大 ΔE^*_{ab} 0.3以内	
UV 调整	马达控制滤镜位置, 连续变化	
透射测量样品条件	厚度: 约50 mm 样品宽度: 无限制 (当透射腔打开时, 无边界限制) 透射样品夹可以被安装或去除	
接口	USB 1.1	
电源	AC 100~240 V 50/60 Hz 25 VA (使用标配的电源适配器)	
操作温度范围 (*1)	13°C~33°C, 相对湿度80%以下 (33°C), 无凝露	
储存温度范围	0°C~40°C, 相对湿度80%以下 (35°C), 无凝露	
尺寸 (长x宽x高)	271 x 274 x 500 mm (10-11/16 x 10-3/4 x 19-11/16 in.)	
重量	18 kg (39.7 lb.)	

*1 北美地区操作温度/湿度范围: 13~33°C, 相对湿度80%以下(31°C), 无凝露

SpectraMagic™ NX(选配)


支持 Windows® XP/Vista/7

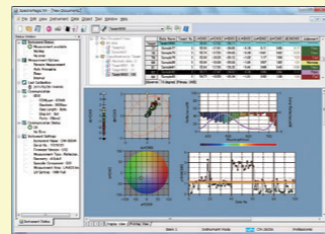

SpectraMagic™ NX 软件可对样品颜色进行检测和分析, 适用于几乎所有行业的原材料, 半成品和成品的颜色管理。使用SpectraMagic™ NX软件, 您还可以为测量数据配上数字化图片。软件内置8种通用的颜色空间, 16种光源可供选择, 支持多达40种相关工业指数以确定颜色和外观指数, 诸如力份、亮度、雾度、黄度、透明度和白度。用户还可以自定义8组评价方程。报告内容包括合格/不合格评定, 趋势分析图, 直方图, 色度图和光谱分析图。SpectraMagic™ NX提供多种预设模板, 或者您也可以自定义模板。导航窗口还可以链接到“精确的色彩交流”, 方便用户理解关于色彩和色彩测量的一些基本知识。7种可选语言: 英语、法语、德语、意大利语、西班牙语、日语、繁体中文和简体中文。
* Windows®是Microsoft公司在美国或者其他国家的注册商标或者商标。

尺寸图

(单位: mm)

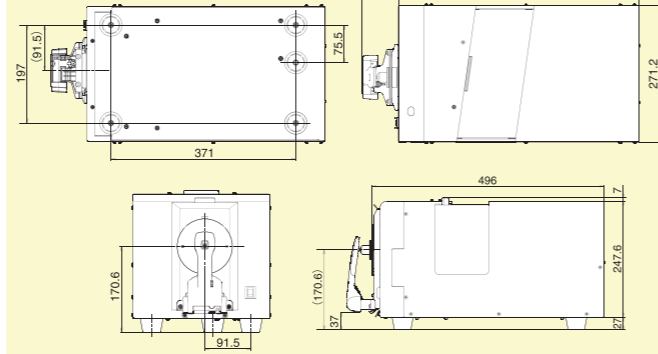

- 以上显示图片仅用于演示目的。
- 此处规格参数和图片若有变动, 恕不另行通知。
- KONICA MINOLTA, 柯尼卡美能达标识和符号以及“Giving Shape to Ideas”均为柯尼卡美能达控股株式会社的注册商标或商号。SpectraMagic™为柯尼卡美能达光电株式会社的注册商标。



安全注意事项

为了保证仪器的正确使用和您的安全, 请在使用仪器前仔细阅读以下操作指引。
● 请确保仪器连接到指定电压的供电系统, 否则可能会引起火灾或短路。请务必使用指定的电池, 否则可能引起火灾或短路。



证书编号: LRQ 0960094/A
注册日期: 1995年3月3日



证书编号: JQA-E-60027
注册日期: 1997年3月12日




NEW

分光测色计 CM-3700A

全新领跑者

柯尼卡美能达旗舰级产品:

即使在低反射率/透射率的情况下也能保持高精度和极佳的重复性

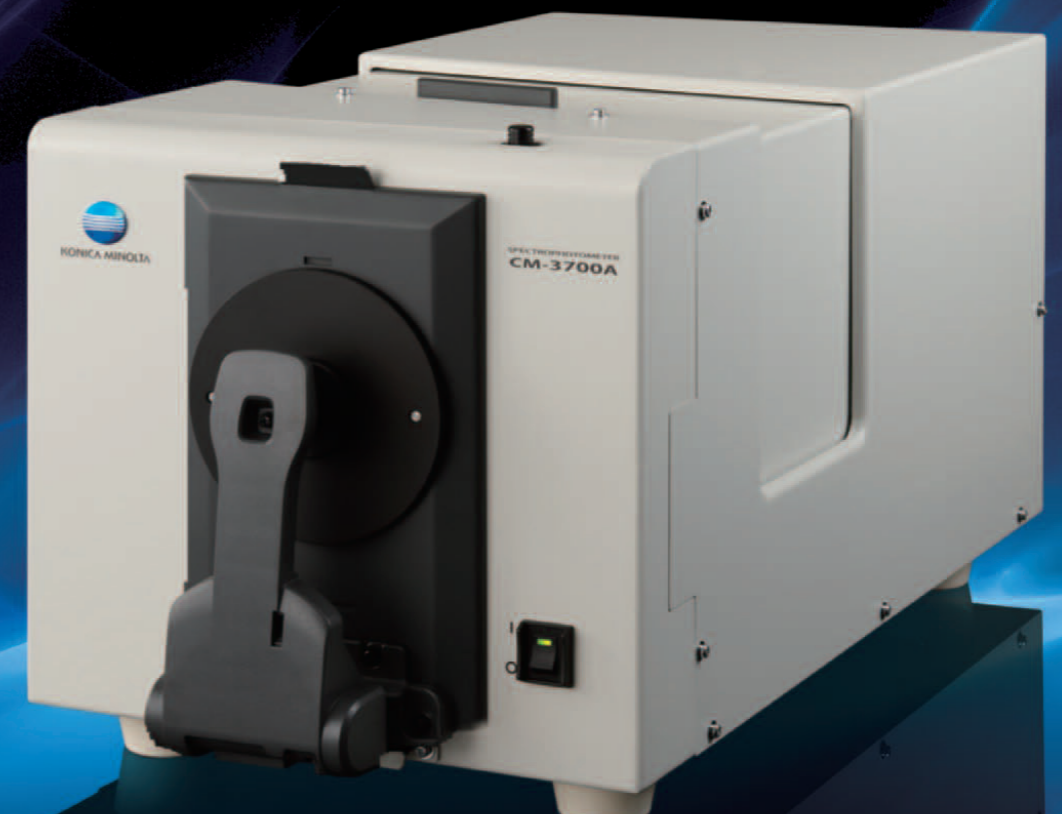

柯尼卡美能达 (中国) 投资有限公司 SE营业本部
Konica Minolta (China) Investment LTD. SE Sales Division

上海市零陵路899号
飞洲国际广场29楼A.H.K室
电话: 021-54890202
传真: 021-54890005
邮编: 200030

北京分公司:
北京市东城区金宝街89号
金宝大厦11层1106B
电话: 010-85221551
传真: 010-85221241
邮编: 100005

广州分公司:
广州市天河区体育西路
189号城建大厦8B.8G
电话: 020-38264220
传真: 020-38264223
邮编: 510620

重庆事务所:
重庆市江北区建新北路16号
茂业时代建新广场10楼29室
电话: 023-67734988
传真: 023-67734799
邮编: 400020

青岛事务所:
青岛市市南区山东路16号
阳光泰鼎大厦1602室
电话: 0532-80791871
传真: 0532-80791873
邮编: 266071

武汉事务所:
武汉市解放大道686号
世界贸易大厦3213室
电话: 027-85449942
传真: 027-85449991
邮编: 430022

<http://se.konicaminolta.com.cn>

Giving Shape to Ideas

结合柯尼卡美能达先进光学技术的高精度顶级产品 要求严格的研发，品管和配色部门的理想伴侣

满足反射和透射测量的高端机型，适用于包括涂料、染料、塑料、纺织、陶瓷等在内的各类样品

保留与
CM-3700d
的数据一致性

顶级产品，提供无与伦比的精度和可靠性



柯尼卡美能达先进的
光学技术，传感技术和信
号处理技术，提供极好的
可靠性

严格挑选高质量部件，
保证长期的稳定性和可
靠性

严格精度控制，符合国
际标准，确保高精度和
低器间差

- 1 照明/受光系统符合CIE、ISO、ASTM、DIN和JIS的d/8(漫射照明，8度接收)光学结构，CIE、ASTM、DIN和JIS的透射结构。
- 2 脉冲氙灯光源高亮度，稳定性好，寿命长并且在测量深色和高饱和度颜色时表现出极佳的重复性。
- 3 6英寸积分球采用高科技涂层，具有良好的光学特性，使照明更均匀。
- 4 双光束反馈系统通过传感器对照明光源反射的光线能量的监控和自动补偿，可以减少由于亮度变化或光谱特性变化引起的测量误差。
- 5 6 分光元件
全息光栅⑤更有效地区分不同波长的光，从而在测量深色物体时具有更好的重复性。
硅光二极管传感器阵列⑥可以迅速将光信号转换成电信号。这些元件都是安装在低热胀指数的不锈钢上，以保证长期稳定性。
- 7 样品测量和光源监测的光学结构安装在铝合金块上，也能提高稳定性。

*CM-3700A是由电脑控制的。
可配套SpectraMagic™ NX软件进行控制。

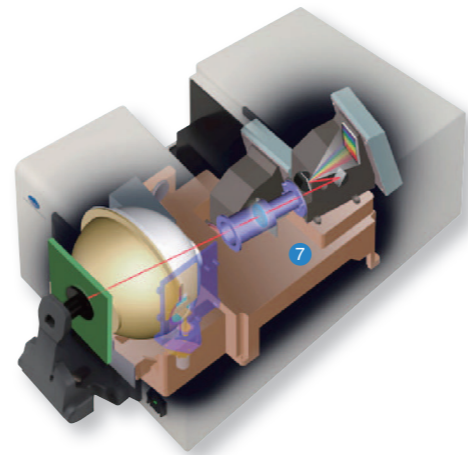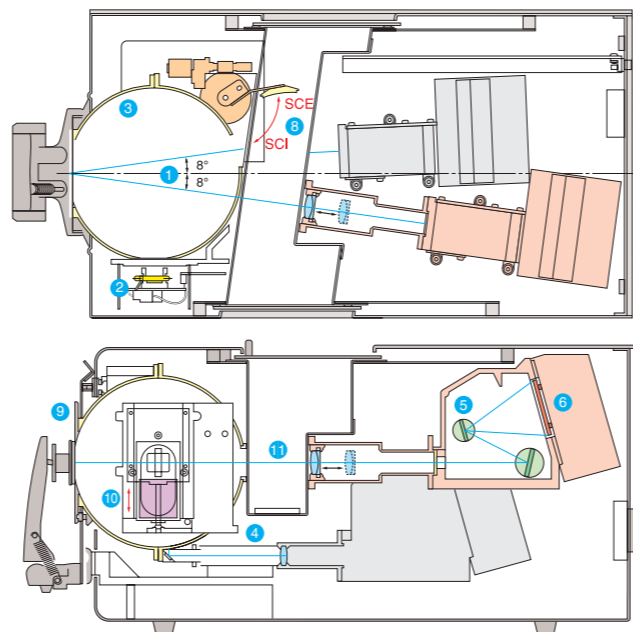

颜色控制系统的顶级基准仪器

高精度，高重复性和高稳定性使得CM-3700A可以作为整个颜色控制系统的基准机，包括公司内部和公司之间。



严格的质量控制 保证了可靠性并让用户更安心

柯尼卡美能达测色仪器符合国际标准对波长精度和白板校正控制精度的要求。柯尼卡美能达的内部质量控制从产品研发，到生产和售后服务都通过了ISO 9001和ISO 14001的认证。

全球性服务支持

柯尼卡美能达提供全球范围的售后服务，方便迅速的检测，校正和维修，确保您的仪器一直处在最佳工作状态。

测量功能

反射测量

- 8 可选择SCI或者SCE测量方式
SCI(含镜面反射光)的测量方式可将样品表面的条件对测量数据的影响减至最小，特别适用于配色应用领域。SCE(排除镜面反射光)的测量方式与专业的视觉评估更为接近。
- 9 可变的测量区域
根据需要，可以选择3种测量区域，口径分别为Ø25.4 mm、Ø8 mm和3 mm x 5 mm。



透射测量

- 10 可变的UV含量
您的测量含有荧光材料的样品(如纸张、纸浆)时，可以将照明光源中的UV成分很细的1000级进行控制。
- 11 可测量任意长度样品的透射测量腔(最大厚度：约50 mm)
适用d/0几何光学系统，可测量如液体、薄膜、塑料片等样品的光谱透射率。



其他特点

- 较长的样品夹臂，甚至可以测量A4纸大小样品的中部
- 样品夹可以完全张开，方便测量更大厚的样品
- 电源保护架避免因意外触碰的断电
- 全新USB接口保证便利的连接和高速的数据通讯

